

Aufbauanleitung

TE 15 Wasserenthärtungsanlage

[Art. 4953010]

Montageanleitung zur Wasserenthärtungsanlage


Clean

Wichtige Hinweise:

- **Patronenabsperrentil über Nacht oder bei längerer Betriebspause schließen und Druck über Prüfhahn ablassen.**
- **Patronen mind. 1x pro Jahr tauschen.**

1. Bedienung der Schnellverschlüsse:

- Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung (rot) nach oben abziehen und um 180° drehen (1.Bild).
- Die Lösehilfe /Schnellverschlussverriegelung zwischen Schlauchgarnitur und Sicherungsring schieben (2.Bild). Griffmulde zeigt nach außen! Siehe großes Bild unten Wasserauslass.
- Sicherungsring des Schnellverschlusses mit der Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung zurückziehen (3. Bild) und den Blindstopfen bzw. die Schlauchgarnitur herausziehen.

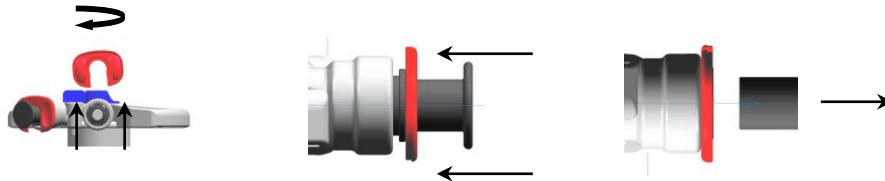

2. Wechseln der Wasserenthärtungspatrone:

- Neue Wasserenthärtungspatrone auf Beschädigungen prüfen.
- Zulaufleitung abstellen und durch aufdrehen der Laborwasserentnahme druck los machen! Austretendes Wasser ggf. auffangen. Wasserzulauf bzw. -ablauf der alten Patrone sowie den Blindstopfen der neuen Wasserenthärtungspatrone wie in Punkt A (Bedienung der Schnellverschlüsse) beschreiben, trennen.
- Wasserenthärtungspatrone tauschen.

3. Anschluss der neuen Wasserenthärtungspatrone am System:

- Zu- und Ablaufgarnitur bis zum Anschlag in den dazugehörigen Schnellverschluss (s. Pfeil am Entnahmekopf) schieben und Zu- und Ablaufgarnitur wieder zurückziehen damit der Schnellverschluss verriegelt wird.
- Zur Sicherung des Schnellverschlusses die Lösehilfe zwischen den Enthärtungskopf und dem Schnellverschluss schieben. Griffmulde zeigt nach innen! Siehe großes Bild unten Wassereinlass.

